



АЛЪМІА

Email: info@alma-nn.ru

Тел. (831) 415-77-25;

(831) 415-77-24;

Факс: (831) 439-06-73;

www.alma-nn.ru

ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ВОДЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

При отборе пробы воды для **МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА** следует:

1. Использовать стерильную ёмкость (объемом не менее 0,1 литра), которую можно получить в нашей компании.
2. Водопроводный кран перед взятием пробы обжечь пламенем, протереть спиртом. При отборе воды из колодца – облить ведро для набора воды кипятком.
3. Пролить воду сильной струей в течение 5-10 мин, уменьшить струю воды
4. Чистыми руками отобрать образец воды, не прикасаясь к внутренней поверхности ёмкости, и плотно закрыть его стерильной пробкой.
5. Желательно пробу в течении трех часов привезти в лабораторию, если невозможно отправить в лабораторию пробу сразу после отбора, допускается хранение в холодильнике не более 24 часов.



АЛЪМІА